

Yhteystiedot

Aidian Oy
info@aidian.fi
050 380 9684

Tilaukset: tilaukset@aidian.fi
050 381 5198

Tuote	Tuotenro.
Hygicult TPC 10 testiä	68010
Hygicult E 10 testiä	68012
Hygicult E/B-GUR 10 testiä	68267
Hygicult CF 10 testiä	06036
Hygicult Y&F 10 testiä	68013
Cultura M 230 V	129997/05866
Cultura M 12 V (tupakansytytinpistokkeella)	132697
Thermometer (lämpömittari), lisävaruste	129981/05724
Multirack (teline), lisävaruste	139248



Cultura M inkubaattori on tarkoitettu helppoon ja kätevään paikan päällä tehtävään viljelyyn 25–45 °C:n lämpötilassa. Saatavilla on myös lämpömittari ja putkien inkubointia helpottava teline.

Käyttö on erittäin helppoa!



Kasta, paina tai pyyhkäise



Inkuboi



Tulkitse

Viitteet

1. Salo S, Laine A, Alanko T, Sjöberg A-M, Wirtanen G. Validation of the Microbiological Methods Hygicult Dipslide, Contact Plate, and Swabbing in Surface Hygiene Control: A Nordic Collaborative Study. Journal of AOAC International 2000; 83(6): 1357–1365.
2. NMKL 5: 2001. NordVal 018
3. Salo S, Alanko T, Sjöberg A-M, Wirtanen G. Validation of the Hygicult® E Dipslides Method in Surface Hygiene Control: A Nordic Collaborative Study. Journal of AOAC International 2002; 85(2): 388–394.

Helppoa pintahygienian seurantaa.

Hygicult®



AIDIAN

www.aidian.fi

AIDIAN

Helppoa pintahygienian seurantaa.

Hygicult-kontaktilevyt soveltuvat paikan päällä tehtävään luotettavaan ja nopeaan pintojen hygieniaseurantaan. Hygicult-levyjä voidaan käyttää myös kätevästi kuljetusalustana, jos näytteitä on tarpeen analysoida tarkemmin.

Saatavana olevat tuotteet

Hygicult® TPC on tarkoitettu yleiseen hygienian seurantaan. Sillä havaitaan bakteerit ja sienet TPC-elatusaineessa. Menetelmä on AOAC:n hyväksymä¹ ja ja NordVal:n sertifioima².

Hygicult® E on AOAC:n hyväksymä menetelmä³ ulostekontaminaation havaitsemiseen. Violettipuna-sappi elatusaine, johon on lisätty glukoosia (VRBG), on *Enterobacteriaceae*-selektiivinen.

Hygicult® E/B-GUR sisältää VRBG-elatusainetta ulostekontaminaation havaitsemiseen, kun taas β-GUR-elatusaine auttaa erottamaan *Escherichia coli* -bakteerin.

Hygicult® CF sisältää VRB-elatusainetta koliformisten bakteerien havaitsemiseen.

Hygicult® Y&F sisältää mallasagaria sienikontaminaation havaitsemiseen.



Luotettava

- Tunnettu ja paljon käytetty menetelmä
- AOAC:n hyväksymät menetelmät^{1,3}
- NMKL/NordVal sertifioitu menetelmä (NordVal 018)²



Helppo käyttää

- Kolme helppoa työvaihetta: viljele–inkuboi–tulkitse
- Saranalevy pinnanäytteiden ottamiseen
- Paikan päällä tehtävä inkubaatio ja tulosten tulkinta
- Ei pesäkkeiden laskentaa
- Ei edellytä mikrobiologista erityisosaamista

1-2-3

Joustava

- Pitkä säilyvyysaika
- Säilytys huoneenlämmössä
- Inkubointi huoneenlämmössä tai inkubaattorissa



Käyttöympäristöt

- Ravintolat ja ateriapalvelut
- Juomateollisuus
- Sairaalat ja terveyskeskukset
- Kotitaloudet ja päiväkodit
- Pesulat ja tekstiilipalvelut
- Sisäuima-altaat ja kylpylät
- Kuntosalit ja urheilukeskukset
- Kauneushoitolat ja tatuointiliikkeet
- Kosmetiikkateollisuus
- Elintarviketeollisuus: leipomot, meijerit, teurastamot, kalanjalostuslaitokset